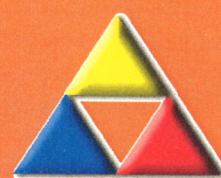


Laboratoriekonsulentordningen, LKO, Odense

LKO Database Danmark

Brugervejledning til almen praksis

LKO, Odense



2017



Vejledning til almen praksis ved indtastning af kvalitetskontroller

LKO Database Danmark

Indhold

Login praksis	2
MIKAP	3
Indtastning af og send resultater	3
Se Facit.....	4
Kvalitetskontrolrapport – Beregnet 2 år tilbage	5
BIOKAP.....	6
Forklaring til parallelkontroller.....	6
Indtastning af ny parallekontrol	6
Apparatur	7
Se facit	8
Parallelkontrol 2 år tilbage	9
Vis 2 og Vis alle	10
Flere sider	10
Den grå bjælke kan ikke ses i Browservinduet	10
Spørgsmål og svar.....	12



Login praksis

<i>LKO Database Danmark</i> <i>Kvalitetssikring af laboratorieanalyser og procedurer i almen praksis</i> Login Brugernavn Adgangskode ✓	Åbn LKO-databasen i browser med: http://193.163.235.232/ eller skriv www.lkodatabasen.dk
Login Brugernavn Adgangskode 999999 •••••• ✓	Indtast ydernr. som brugernavn og den tildelte adgangskode. Adgangskoden oplyses af laboratoriekonsulenten.
<i>Oversigt</i> <i>Velkommen til LKO Database Danmark. Her kan du indsende resultater og se kvaliteten på laboratorieanalyser der udføres i egen praksis.</i> <u>BIOKAP</u> Parallelkontrol Kontrol Oversigt Udsendt Kontrol Oversigt Urin HCG Kontrol Oversigt Urin Sticks Kontrol Oversigt <u>MIKAP</u> MIKAP Kontrol Oversigt	Vælg BIODAP eller MIKAP.



MIKAP

Indtastning af og send resultater

MIKAP Udse

Ikke Afsluttede Kontroller

Prøve nr.	Prøve ID	Dato For Udsendelse	Vis
2	LKO101.2015.M008	17-03-2015	
3	LKO101.2015.M009	17-03-2015	
1	LKO101.2015.M004	25-02-2015	
2	LKO101.2015.M005	25-02-2015	
3	LKO101.2015.M006	25-02-2015	
1	LKO101.2015.M001	22-02-2015	
2	LKO101.2015.M002	22-02-2015	
3	LKO101.2015.M003	22-02-2015	

MIKAP Kvalitetsprøve

Mikroskopi

Dyrkning

Dyrkningsutensilie

Anden utensilie

Resistensbestemmelse

Resistensmedium

Andet medium

Dato for udsendelse

Dato for modtagelse

Prøve ID

Provenummer

Mikroskopi

Antal bakterier

Bakteriemorfologi

Dyrkning

Vækstgrad

Mængde (kvantitativ dyrkning)

Florasammensætning

Vækst på CLED

Vækst på McConkey

Identifikation af bakterietype

Resistensbestemmelse

Florasammensætning

Sulfonamid

Diameter i mm

Trimethoprim

Diameter i mm

Ampicillin

Diameter i mm

Mecillinam

Diameter i mm

Kinolon

Diameter i mm

Nitrofurantoin

Diameter i mm

Det er kun muligt at indtaste resultater i MIKAP, når praksis har deltaget i MIKAP-udsendelse.

Tryk på MIKAP Kontrol Oversigt.

Her vises de kontroludsendelser, der skal indsendes resultater på.

Tryk på tabelikonet under Vis.

Alle hvide felter skal udfyldes Afhængigt af svar, der indtastes, kan nye hvide felter fremkomme, og skal ligeledes udfyldes.

Når alle nødvendige felter er udfyldt klikkes på Disketteikonet for at gemme resultaterne. Klik herefter på Brevikonet for at sende resultaterne.



Se Facit

Vælg MIKAP som ovenfor. På dette billede ses **Ikke Afsluttede Kontroller** (venstre side) og **Indsendte Kontroller** (højre side).

Tryk på v ikonet. Her vises facitresultatet på den aktuelle kontrolprøve.

Facitresultatet kan ses umiddelbart eller dagen efter indsendelse af resultatet på kontrollen.

MIKAP Udsendte Kvalitetsprøver

Ikke Afsluttede Kontroller				Indsendte Kontroller				
Prøve nr.	Prøve ID	Dato For Udsendelse	Vis	Prøve nr.	Prøve ID	Dato For Udsendelse	Resultat	2 År Tilbage
2	LKO101.2015.M008	17-03-2015		1	LKO101.2014.M004	07-10-2014		
3	LKO101.2015.M009	17-03-2015		2	LKO101.2014.M005	07-10-2014		
1	LKO101.2015.M004	25-02-2015		3	LKO101.2014.M006	07-10-2014		
2	LKO101.2015.M005	25-02-2015		1	LKO101.2014.M001	09-09-2014		
3	LKO101.2015.M006	25-02-2015		3	LKO101.2014.M003	09-09-2014		
1	LKO101.2015.M001	22-02-2015		1	LKO101.2014.M007	04-11-2014		
2	LKO101.2015.M002	22-02-2015						
3	LKO101.2015.M003	22-02-2015						

MIKAP Udsendte Kvalitetsprøver

Indsendte Kontroller	
Prøve nr.	Prøve ID
1	LKO101.2014.M004
2	LKO101.2014.M005
3	LKO101.2014.M006
1	LKO101.2014.M001
3	LKO101.2014.M003
1	LKO101.2014.M007

MIKAP kvalitetskontrolrapport
Aktuel prøve

Ydernr: 999999
 Prøve ID: LKO101.2014.M006
 Prøvenummer: 3
 Dato For Udsendelse: 07-10-2014
 Dato For Modtagelse: 10-10-2014
 Udføres Mikroskopi?: Ja
 Udføres Dyrkning?: Ja
 Anfør Dyrkningsutensilier: Flexicult
 Anden Utensilie:
 Udføres Resistensbestemmelse?: Ja
 Angiv Resistens Medium: Flexicult
 Andet Medium:
 Bemærkning:

Mikroskopi kvalitetskontrol

Antal Bakterier
 MR Resultat (antal/synsfelt): < 1 bakterie per synsfelt
 Facit: > 10 bakterier per synsfelt
 Beregnet Kvalitet Denne Prøve: Ikke tilfredsstillende

Bakteriemorfologi
 MR Resultat (type): Stave
 Facit: Stave
 Beregnet Kvalitet Denne Prøve: Særligt tilfredsstillende

Dyrkning



Kvalitetskontrolrapport – Beregnet 2 år tilbage

Tryk på  under '2 År Tilbage' og MIKAP kvalitetsrapport over de sidste 2 år fremkommer.

MIKAP Udsendte Kvalitetsprøver		Indsendte Kontroller				
Udsendelse	Vis	Prøve nr.	Prøve ID	Dato For Udsendelse	Resultat	2 År Tilbage
1015		1	LKO101.2014.M004	07-10-2014		
1015		2	LKO101.2014.M005	07-10-2014		
1015		3	LKO101.2014.M006	07-10-2014		
1015		1	LKO101.2014.M001	09-09-2014		
1015		3	LKO101.2014.M003	09-09-2014		
1015		1	LKO101.2014.M007	04-11-2014		

MIKAP kvalitetskontrolrapport Beregnet 2 år tilbage

Ydemr:

007000

Dato For Sidste Udsendelse
Dato For Ældste Udsendelse

03-05-2017
03-05-2017

Udført Mikroskopi?

Ja

Udført Dyrkning?

Ja

Dyrkningsutensilie
Anden Utensilie

-

Resistensbestemmelse

Ja

Resistensmedium
Andet Medium

Agar med disks/tabletter

Mikroskopi Kvalitetskontrol

Antal Bakterier

Mit resultat

86,7

Beregnet Kvalitet

Sædeles tilfredsstillende

Bakteriemorfologi

Mit resultat

86,7

Beregnet Kvalitet

Sædeles tilfredsstillende

Dyrkning

Vækst

Mit resultat

86,7

Beregnet Kvalitet

Sædeles tilfredsstillende

Mængde

Mit resultat

73,3

Beregnet Kvalitet

Mindre tilfredsstillende

Florasammensætning

Mit resultat

86,7

Beregnet Kvalitet

Sædeles tilfredsstillende

Resistensbestemmelse

Mit resultat

93,3

Beregnet Kvalitet

Sædeles tilfredsstillende

Ved beregnet kvalitet på "ikke tilfredsstillende" eller "mindre tilfredsstillende" bør du hurtigst muligt tage kontakt til din mikrobiologiske laboratoriekonsulent som sammen med dig vil afdække



BIOKAP

Forklaring til parallelkontroller

BIOKAP

[Parallelkontrol Kontrol Oversigt](#)

[Udsendt Kontrol Oversigt](#)

BIOKAP Parallelkontroller

Indsendte Kontroller						
Prøve ID	Dato For Kontrol	Apparatnavn	Analysekomponent	Kvalitet	Resultat	2 År Tilbage
000000000008	26-02-2015	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)	Gul		
000000000010	20-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)	Rød		
000000000010	14-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)	Grøn		
000000215545	10-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)	Grøn		
000000123456	07-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)	Grøn		
001255656545	07-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)			
000123456789	07-10-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)			
100206899758	10-09-2014	Glukose nr 1	Glukose; P(kB)			
000000000047	12-12-2113	Hb nr 1 kapillærblod	Hæmoglobin; B(kB)	Grøn		
000000000020	09-04-2015	Hb nr 1 kapillærblod	Hæmoglobin; B(kB)			
100244293276	27-11-2014	Hb nr 1 kapillærblod	Hæmoglobin; B(kB)			

Vælg Parallel Kontrol Oversigt.

Parallelkontrol-resultater vises med grøn, gul eller rød farve afhængig af den opnåede kvalitet. Hvis der er hvid eller svag grå baggrund, mangler resultat fra LKO-laboratoriet.

Indtastning af ny parallelkontrol

Praksisnavn: Test praksis Reference laboratorium: Afdeling for Klinisk

BIOKAP Parallelkontrol

Region: Syddanmark LKO Database Danmark

Praksisnavn: Test praksis Reference laboratorium: Afdeling for Klinisk Biokemi & Farmak Laborantkonsulent: Knud Erik Lynnerup Telefonnummer: 40290364

BIOKAP Parallelkontrol

Vælg apparatur

Praksis apparatnavn:

Analysekomponent:

Apparatnavn:

LKO nummer:

Serienummer:

Maksimal tilladelig afvigelse:

Indtast data

Prøve ID:

Dato for kontrol (dd-mm-yyyy):

Test udfører - Navn:

Lot nummer reagens/kuvetter/strips:

Prøvemateriale anvendt i praksis:

Praksisværdi:

LKO reference værdi:

Tryk på ved indsendelse af ny parallelkontrol og resultat.

Når analysen er udført, og evt. bestilt i WebQuality, vælges "Praksis apparatnavn" fra rullelisten.

6



Apparatur

Vælg apparatur

Praksis apparatnavn

Glukose 1

Analysekomponent

Glukose; P(kB)

Apparatnavn

Hemocue 201+, Glukose (kB)

LKO nummer

037591.01.01

Serienummer

Maksimal tilladelig afvigelse

Oplysninger om apparaturet fremkommer i de grå felter.

Indtast data

Prøve ID

Dato for kontrol (dd-mm-yyyy)

Test udfører - Navn

Lot nummer reagens/kuvetter/strips

Prøvemateriale anvendt i praksis

Praksisværdi

LKO reference værdi

Alle hvide felter skal udfyldes. LKO reference værdi vil fremkomme, når den indsendte kontrolprøve er blevet analyseret og resultatet overført til LKO-databasen.



Tryk på  for at gemme resultatet og herefter trykkes på  for at sende resultatet til LKO-databasen. Ovenstående skal gøres for hver kontrol.



Se facit

Indsendte Kontroller							
Prøve ID	Dato For Kontrol	Apparatnavn	Analysekomponent	Kvalitet	Resultat	2 År Tilbage	LKONummer
102108558580	10-03-2017	CRP nr. 1	C-reaktivt protein; B(kB)				037591.05.01
010201529935	14-10-2016	CRP nr. 1	C-reaktivt protein; B(kB)	Grøn			037591.05.01
102011901569	11-10-2016	CRP nr. 1	C-reaktivt protein; B(kB)	Rød			037591.05.01
101993844528	13-09-2016	CRP nr. 1	C-reaktivt protein; B(kB)	Grøn			037591.05.01
101923767532	17-05-2016	CRP nr. 1	C-reaktivt protein; B(kB)	Grøn			037591.05.01
102108558601	10-03-2017	Glukose 1	Glukose; P(kB)				037591.01.01
102074251847	18-01-2017	Glukose 1	Glukose; P(kB)	Gul			037591.01.01
102068820452	10-01-2017	Glukose 1	Glukose; P(kB)	Grøn			037591.01.01

Her vises alle indsendte parallelkontroller. Hvis den enkelte kontrolindsendelse er farvet grøn, gul eller rød, foreligger der et facit.

Grøn betyder, at kontrolresultatet er særdeles tilfredsstillende.

Gul betyder, at kontrolresultatet er tilfredsstillende.

Rød betyder, at kontrolresultatet er ikke-tilfredsstillende.

Hvid eller lyseblå betyder, at der endnu ikke foreligger et facit.

Hvis der er indtastet og gemt, men ikke sendt resultater, vil disse være placeret i venstre side.

Tryk på  under Resultat, hvor resultatet og afvigelse fra LKO-resultatet vises.

BIOKAP kvalitetskontrolrapport

Indsendt parallelkontrol

Analysekomponent	Glukose; P(kB)	
Ydernr	037591	
Prøve ID	102074251847	
Dato for udførsel af kontrol	18-01-2017	
Praksis Apparatnavn	Glukose 1	
LKONummer	037591.01.01	
Serienummer		
Apparatnavn	Hemocue 201+, Glukose (kB)	
<u>Data Indtastning</u>		
Testudfører	maiken	
Lot nummer	160 4481	
Prøvemateriale	Fingerkapillær	
Praksisværdi	5,7	mmol/l
Facit	4,9	mmol/l
Beregnet afvigelse i %	16,3	



Parallelkontrol 2 år tilbage

BIOKAP Parallelkontrol 2 År Tilbage

Glukose; P(kB)

Ydernr: 037591. Praksis apparat: Glukose 1 - Hemocue 201+, Glukose (kB)



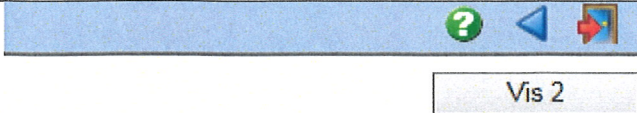
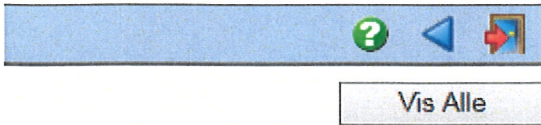
Ved tryk på  under '2 År Tilbage' vises et forløb over de sidste 2 års resultater for det pågældende apparat.

Særdeles tilfredsstillende	$X < 10,7$
Tilfredsstillende	$10,7 \leq X < 12,2$
Mindre tilfredsstillende	$12,2 \leq X \leq 18,3$
Ikke tilfredsstillende	$X > 18,3$

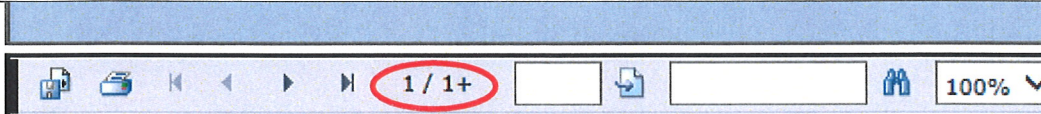
Dato For Kontrol	Beregnet Afvigelse I Procent	FarveKode	Test Udfører
04-09-2015	-3,30	Grøn	sl
07-09-2015	12,50	Gul	[Redacted]
05-01-2016	-2,90	Grøn	sl
06-01-2016	-8,60	Grøn	[Redacted]
13-09-2016	-33,30	Rød	[Redacted]
13-09-2016	3,10	Grøn	sl
15-09-2016	11,70	Grøn	MLJ
11-10-2016	10,60	Grøn	sl



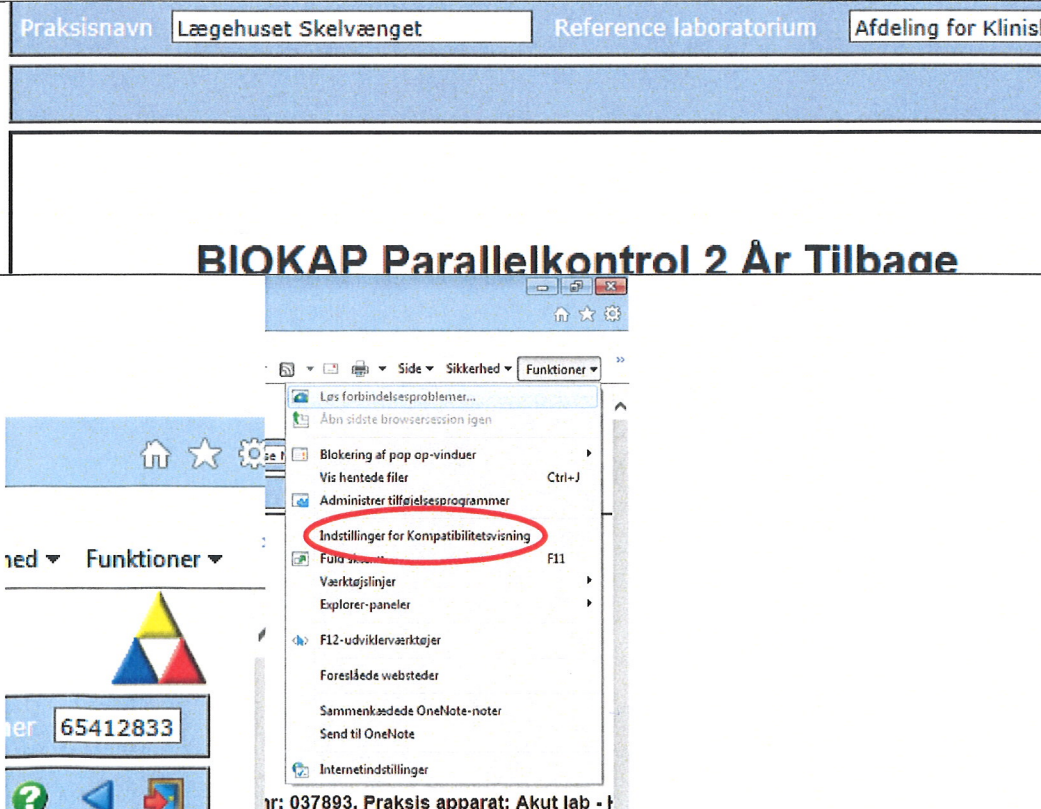
Vis 2 og Vis alle

 	Ved at trykke på Vis 2 År flere gange kan der skiftes mellem at se de sidste 2 resultater, de sidste 2 år eller alle resultater.
--	--

Flere sider

 BIOKAP Parallelkontrol 2 År Tilbage	Hvis resultaterne fylder mere end én side, vil der stå 1/1+ i den grå bjælke. Tryk på  for at komme til næste side(r).
---	--

Den grå bjælke kan ikke ses i Browservinduet

	Hvis den grå bjælke ikke kan ses i Browservinduet, skal 'Kompatibilitetsvisning' ændres. I menulinjen i Browseren trykkes på 'Funktioner' og herefter på 'Indstillinger for Kompatibilitetsvisning'.
--	--



Indstillinger for Kompatibilitetsvisning

 Skift indstillinger for Kompatibilitetsvisning

Tilføj dette websted:

Tilføj

Websteder, du har føjet til Kompatibilitetsvisning:

193.163.235.232
rsyd.net

Fjern

Ordbogen.com - Danmark

LKO

ratorium

Afdeling for

Ar Tilbage

Websted er angivet i linjen 'Tilføj dette websted'. Klik på **Tilføj** og tryk OK. Nu er den grå bjælke synlig.



Spørgsmål og svar

Spørgsmål:	Praksis har glemt login	
Svar:	Kontakt deres laboratoriekonsulent, som enten kan oplyse om login eller generere et nyt password.	